

คู่มือการใช้ pH meter



1. ล้าง electrode ด้วยน้ำกลั่น ซับให้แห้ง
2. จุ่ม electrode ลงใน sample กดปุ่ม pH รอจนขึ้นคำว่า READY จดบันทึกค่า
3. ล้าง electrode ซับให้แห้งแล้ววัด sample ถัดไป
4. ล้าง electrode แล้วจุ่มลงใน KCl ทุกครั้งหลังใช้เสร็จ

Department of Physiology, Faculty of Medicine
Khon Kaen University

