

# คู่มือการใช้เครื่อง ROTOFIX 32 A



1. กดปุ่มเปิดเครื่องด้านหลัง
2. ถอดจุกยางออกจากหลอดทดลอง
3. ปรับ balance หลอดทดลองก่อน centrifuge
4. ปรับความเร็วรอบ 3,000 rpm 5 นาที
5. ปิดฝาให้สนิท แล้วกดปุ่ม START
6. รอให้เครื่องหยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์
7. เปิดฝาเครื่อง นำหลอดทดลองออก

