


คู่มือการใช้งานเครื่อง Spectronic Genesys 20




1. เปิด switch ON ทางด้านหลังเครื่อง (ห้ามเปิดฝา)

2. เมื่อเครื่องพร้อม ให้เลือกความยาวคลื่น 540 nm โดยกดปุ่ม nm ขึ้น-ลง

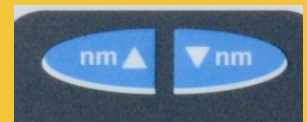

3. Set blank โดยใช้ น้ำกลั่น ใส่ blank แล้วกดปุ่ม **0 ABS 100% T** (ให้ด้านใสของ cuvette อยู่ฝั่งที่แสงผ่าน)

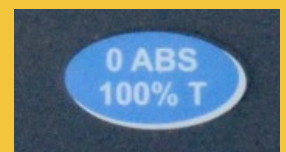

4. ใส่ตัวอย่างที่ต้องการวัด (ให้ด้านใสของ cuvette อยู่ฝั่งที่แสงผ่าน) กดปุ่ม **A/T/C** ตามหน่วยที่ต้องการวัด



อ้างอิงจากคู่มือการใช้ Spectronic Genesys 20 บริษัท เบคไทย กรุ๊ปเพอปรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด